

KIT ANTISVERSAMENTO PER FARMACI ANTIBLASTICI

KIT060ST2

DESTINAZIONE

Per assorbire e bonificare
sversamenti di liquidi antiblastici

Gestione dei rischi legati allo spandimento accidentale di prodotti antiblastici, anche a seguito di caduta accidentale di provette, matracci, beute o altro.

Rappresenta uno strumento da utilizzare al fine di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, dei visitatori nonché dell'ambiente.

Contenente tutto il necessario per:

- proteggere il personale addetto con l'utilizzo di idonei DPI
- assorbire e bonificare velocemente con materiali assorbenti
- pulire con strumenti di raccolta e contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.



CON CAMICE

COMPOSIZIONE

Contenitore



Valigetta PP cm 40 x 29,5 x 13 h - Colore nero
cod. 015 020 077NE

Materiale assorbente



n°10 Rimoltex fogli assorbenti Universali e per prodotti chimici cm 25x35 - doppio spessore colore giallo
cod. PY2535D



n°1 Polimero superassorbente gelificante
cod. PSAB050FL



n° 4 Strofinacci assorbenti in microfibra di polipropilene calandrati termicamente - Dimensioni foglio 40x40 cm -
cod. FQ4040AZ

Materiali di raccolta e pulizia



n°2 ipoclorito di sodio 10% - flacone 250 ml.
cod. 003 001 027



n°1 Idrossido di sodio 0,05M flacone 1000 ml.
cod. 003 001 053



n°2 sacco cm. 35+16 (soffietto) x 70 h per la raccolta dei rifiuti in polietilene sp. 12.00 - colore bianco con "R" nera su sfondo giallo - cod. 018 003 003



n°2 fascetta di chiusura per sacchi
cod. 018 050 004



n°1 paletta con scopino
cod. 021 024 012



n°1 Segnale emergenza - Dicitura «NON ENTRARE RIMOZIONE SVERSAMENTO» cod. 060 030 003

MODALITA' DI IMPIEGO

Protezione delle persone

Aprire il Kit antisversamento, indossare gli appositi Dispositivi Di Protezione Individuali (D.P.I.).

Valutazione della situazione

Cercare di stabilire la natura del liquido fuoriuscito e controllare le schede tecniche di sicurezza (M.S.D.S.) per capire quali siano i rischi associati al liquido sversato.

Eventuale contenimento/delimitazione ed arresto della fuoriuscita

Se persiste, bloccare rapidamente l'eventuale fuoriuscita all'origine con le operazioni più opportune del caso (chiudendo le falle, rovesciando i contenitori danneggiati posizionando la falla verso l'alto, ecc...), travasare il liquido rimasto in sicuri contenitori.

Bonifica

Provvedere a:

- 1) rimuovere eventuali provette - contenitori-vetri rotti, materiali acuminati con l'ausilio della paletta- spatola.
- 2) assorbire il liquido e/o materiale biologico con polvere e fogli assorbenti eventualmente anche telini monouso e, se necessario, arginare lo spandimento con manicotti.
- 3) raccogliere le polveri con panni inumiditi.
- 4) lavare con detergente e disinfettante la zona contaminata.

Smaltimento dei rifiuti

Raccogliere tutto il materiale usato (D.P.I., liquidi e/o materiale, ecc.), in contenitori in P.V.C. a prova di perdita per la raccolta del materiale contaminato.

Dispositivi di protezione e D.P.I.



n° 1 camice III cat. (EN 340:04; EN 14126:04; EN 14605:05; EN 13034:09)
cod. 020 030 004



n° 1 paio di calzari di protezione (EN 340:04; EN 14126:04; EN 14605:05; EN 13034:09)
cod. 020 040 004



n° 1 paio guanti in neoprene - Colore nero EN 420; EN 374 (AKL); EN 388 (3121) - cod. 020 001 120



n° 1 paio di guanti in nitrile III Cat. - Colore verde (EN 420; EN 374; EN 388) - cod. 020 001 105



n°1 occhiale Cat. III con protezione laterale (EN 166 - Classe ottica 1 - Campo d'impiego 3)
cod. 020 020 014



n° 1 mascherina FFP3-D Facciale filtrante (EN149:2001+A1:2009)
cod. 020 060 036



n° 1 copricapo
cod. 020 050 004

Modulistica



n°1 foglio istruzioni

n°1 mod. registrazioni incidente con foglio dotazione del kit/consumo materiali



RIMOL s.r.l.

Via Asti, 100/B - 10098 RIVOLI (TO)

Tel. +39 011 9539274 - Fax +39 011 9558730

Email info@rimol.it www.rimol.it